




**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## UNO Euthanasia Unit for IVC Cage

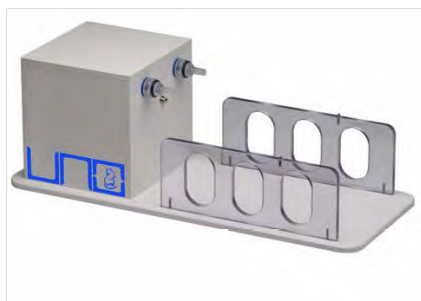

### Eigenschappen

Een dockingstation dat menselijke en diervriendelijke, intuïtieve en betrouwbare euthanasie voor muizen in hun IVC thuis mogelijk maakt. Plaats uw IVC-kooi in het apparaat en het euthanasieproces begint.

De UNO euthanasie-eenheid voor IVC-kooien moet worden aangesloten op een stopcontact EN op een CO<sub>2</sub>-cilinder of een intern CO<sub>2</sub>-distributiesysteem. De inlaatdruk van de unit moet worden ingesteld op 0,5 bar via een externe drukregelaar (niet meegeleverd).

Als de IVC kooi correct is aangesloten, zorgt de unit voor een gelijkmatige verdeling van CO<sub>2</sub> en dus voor een homogeen toenemende CO<sub>2</sub>-concentratie binnen de IVC kooi. Als de IVC-kooi voortijdig uit de unit wordt verwijderd, stopt de gastoevoer en wordt de cyclus voortijdig beëindigd.

De muizen worden geëuthanaseerd in overeenstemming met de AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals (2013), de Duitse dierenbeschermingswet en de Animal Welfare Regulation Governing Experimental Animals (2013).

De cyclus begint wanneer de CO<sub>2</sub> in de unit begint te stromen en duurt 6 minuten tot de voltooiing.

De UNO euthanasie-eenheid voor IVC-kooien is beschikbaar voor de volgende IVC-kooien:

- Allentown Xj
- Allentown Nexgen
- Tecniplast Blueline 1145
- Tecniplast Blueline 1284
- Tecniplast Blueline 1285 (L-type II NEXT)
- Tecniplast Greenline GM 50

### Bestelnummer

180000201 + kooi type

Euthanasia Unit IVC cage



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - [admin@carfil.be](mailto:admin@carfil.be) - BTW BE 0420.681.872

**[www.carfil.be](http://www.carfil.be)**



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - [admin@carfil.be](mailto:admin@carfil.be) - BTW BE 0420.681.872

**[www.carfil.be](http://www.carfil.be)**