



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Intubatiestatief voor muis en rat (klein model)



Klein model

Dit model is geschikt voor muizen en kleine ratten ($\pm < 350$ gr)

Hoe werkt het?

- Stel dier bloot aan anesthetica in inductiekamer voor initiële anesthesie
- Haal dier uit inductiekamer en plaats 'koord' rond voortanden
- Trek het dier langzaam met zijn snuit/neus in deneuskap
- Maak code2utf('39',0)koord vast
- Omdat het intubatiestatief aangesloten is op de wordt het dier constant blootgesteld aan anesthesiegas
- Het 'overtollige/afgevoerde gas' wordt verwijderd door de aangesloten Gas Exhaust Unit
- Na de intubatie kan het dier worden aangesloten op de UNO Micro

Bestelnummer

Bestelnummer

180000014



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Intubatiestatief voor muizen en kleine ratten ($\pm < 350\text{gr}$)

Gebruik

1. Bovenkant van het intubatiestatief met koord door de 'neuskap'.
2. De muis met zijn snuit in de neuskap. Hij hangt met zijn voortanden aan het koord en wordt ondersteund door de rugsteun.
3. De muis hangt aan het intubatiestatief met toevoer- en afvoertubes voor anesthesiegas aangesloten op intubatiestatief.
4. De lengte van de intubatietube wordt gecontroleerd (ze dient te reiken tot net voor de bifurcatie van de trachea).
5. Lichtbron onderdestembanden van het dier geplaatst. (Geen te sterke lichtbron gebruiken, want dan wordt het licht te veel verspreid).
6. Trek lichtjes aan de tong van het dier zodat u de stembanden kunt zien (licht dringt door).
7. Plaats de intubatietube in de trachea, tussen de stembanden.
8. Correcte positie van de intubatietube wat betreft de lengte van de tube en de positie ten opzichte van de bifurcatie van de trachea.

Het dier is nu klaar om te worden aangesloten op de ventilator. Zorg ervoor dat de tube in het dier op haar plaats blijft!



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be