



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Warmhoudapparaat Control Unit-MS/CU-MS



Bedieningseenheid M/S

Bedieningseenheid M/S kan net als Bedieningseenheid 02 worden aangesloten op een verwarmingstoestel en een temperatuursonde. De interactie tussen de 2 aansluitingen stelt u echter in staat **de vereiste rectale temperatuur van het dier in te stellen**. De rectale sonde meet de temperatuur van het dier en stuurt feedback naar de besturing van het verwarmingstoestel om de temperatuur van het dier zo constant mogelijk te houden. Er is een ingebouwde veiligheidsvoorziening die oververhitting voorkomt indien de rectale sonde niet in het dier geplaatst is. Het verwarmingselement warmt niet op tot meer dan 42°C (ook een aanvaardbare norm voor menselijke huid).

Met Bedieningseenheid M/S heeft u een **zelfregulerend systeem** en hoeft u tijdens de procedure de temperatuurinstellingen niet handmatig in te stellen.

Bestelnummer

Bestelnummer	
180000124	Bedieningseenheid MS
180000028	Platte warmhoudplaat / 34,5 x 23 cm
180000128	Platte warmhoudplaat / 18,5 x 11 cm
180000027	Concave warmhoudplaat
180000029	Warmhoudplaat met staart
180000066	Temperatuursonde - muis
180000026	Temperatuursond - rat



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be