



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## Cathéters gastro-intestinaux spéciaux




### Carctéristiques

	<b>Valve à fente et à extrémité fermée</b>	<b>Valve antireflux</b>	<b>Orifices latéraux/extrémité ouverte</b>
Matériaux	Silicone/maillage Dacron®	Silicone/maillage Dacron®	Silicone/maillage Dacron®
Longueur du cathéter	60 cm	60 cm	60 cm
Taille du cathéter	5, 7 of 9 Charrière	5, 7 of 9 Charrière	5, 7 of 9 Charrière
Position du disque	5 cm de l'extrémité	2 cm de l'extrémité sur cath. de 5 Ch, 5 cm de l'extrémité sur cath. 7/9 Ch	5 cm de l'extrémité
Taille de disque Dacron®	7 mm sur cath. de 5 Ch 15 mm sur cath. de 7/9 Ch	7 mm sur cath. de 5 Ch 15 mm sur cath. de 7/9 Ch	7 mm sur cath. de 5 Ch 15 mm sur cath. de 7/9 Ch
N° de cathéter	5 Ch: 5IGSS 7 Ch: 7IGSS 9 Ch: 9IGSS	5 Ch: 5IGBS 7 Ch: 7IGBS 9 Ch: 9IGBS	5Ch: 5IGOS 7Ch: 7IGOS 9 Ch: 9IGOS
	La valve à fente permet la perfusion, mais pas l'aspiration. Réduit les occlusions - Les fentes restent fermées jusqu'à ce qu'on applique une pression de perfusion positive. L'extrémité fermée empêche l'ingestion du contenu intestinal.	Une unique valve à une voie empêche l'occlusion de l'extrémité. La valve reste en position fermée jusqu'à ce qu'une pression de perfusion positive soit appliquée, soit sur le dispositif d'accès vasculaire, soit sur la connexion à embout verrouillable externe.	Il est possible de perfuser une zone accrue en une seule fois, en raison du grand nombre d'orifices de perfusion. Cette conception est également disponible avec une extrémité fermée.

### Information de commande

Pour demander un cathéter intestinal pour un dispositif d'accès vasculaire, utilisez les numéros de catalogue ci-dessus pour le cathéter gastro-intestinal au lieu de la taille de cathéter et du modèle de chambre implantable que vous préférez.

Exemples : le numéro de catalogue CP4AC-7IGSS désigne une chambre implantable ClearPort medium en titane avec un cathéter en silicone de 7 Charrière à valve à fente et à extrémité fermée. Le numéro de catalogue

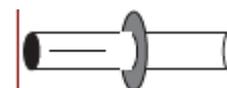

**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

9IGBS désigne un cathéter en silicone de 9 Charrière à valve antireflux sans chambre implantable.

La valve antireflux reste fermée jusqu'à ce qu'une pression positive soit exercée sur le cathéter. Ceci empêche l'aspiration de contenu intestinal à l'intérieur de la lumière du cathéter.

Le cathéter intragastrique à extrémité ouverte avec des orifices de perfusion latéraux réduit les complications liées à l'occlusion du cathéter en fournissant une plus grande surface de perfusion.



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)